




# クリーンルーム向け

## ニトリルゴム手袋

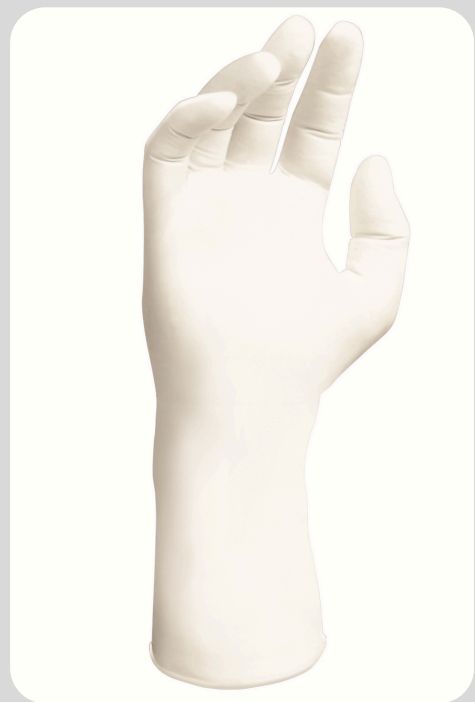

当社は集積回路などの精密化に伴い、クリーンルーム内で使用される手袋にも益々厳しいクリーン度が必要とされる点に注目し、研究開発を行って参りました。

国内の手袋専門洗浄工場クリーンルーム内にて、超純水洗浄・乾燥・検品・梱包を行い、クラス1-10規格に対応したニトリルゴム手袋「エクセル・テン」を販売しております。



クリーンルーム

### ～特徴～

- 極薄で柔軟性があり、丈夫
- 指先に滑り止め加工とエンボス加工をしており、作業性が良い
- 耐摩耗性に優れる
- 耐油性に優れる
- 耐薬品性に優れる
- クリーンルーム内にて二重のクリーンパック包装 (1パック100枚入り×10袋/カートン)



超純水で洗浄



洗浄後、乾燥

## ■カラー:白色

サイズ

S	M	L
---	---	---

幅(mm)

S	M	L
84	96	111


長さ(mm)各サイズ共通

305
-----

厚み(mm)各サイズ共通

中指	0.16
手のひら	0.13
袖口	0.10

### 海外洗浄品

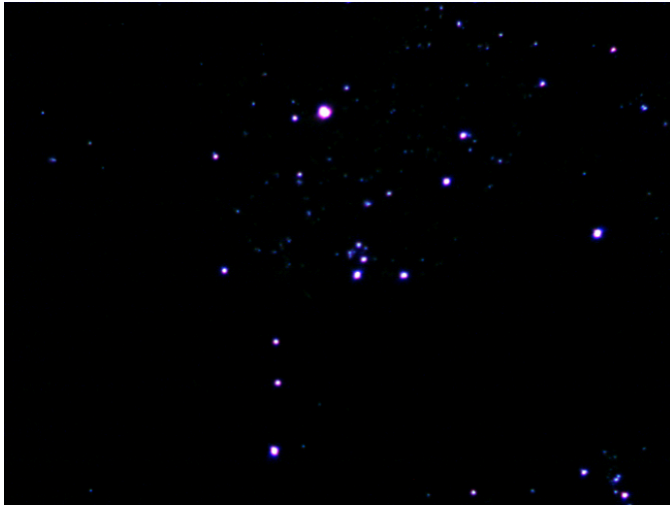

### エクセル・テン



各手袋をはめ、ウェハーのうえに押し当て、250倍の顕微鏡にて転写を計測。  
測定器:オリンパス社製 BX51M

### 海外洗浄品

```
**SOLAIR 3010**  
Serial #: 080523002  
-----  
Location: LOC010  
12/06/2018, 15:34:22  
Sample Time: 00:01:00  
Flow: 0.1 cfm  
Laser: OK  
Particle Counts:  
Size      Cumul  
0.3      504  
0.5      197  
1.0       75  
3.0       31  
5.0       25  
10.0      10
```

### エクセル・テン

```
**SOLAIR 3010**  
Serial #: 080523002  
-----  
Location: LOC010  
12/06/2018, 15:33:11  
Sample Time: 00:01:00  
Flow: 0.1 cfm  
Laser: OK  
Particle Counts:  
Size      Cumul  
0.3       0  
0.5       0  
1.0       0  
3.0       0  
5.0       0  
10.0      0
```

サンプル用手袋を抜き取り右手にはめて、測定容器に各5本の指先を同時に20回はじき、容器内の発塵量を測定。

測定器:LIGHT HOUSE Solair3010

株式会社納屋商事

WEB: <https://nayatrad.com>

〒570-0043

大阪府守口市南寺方東通3-14-20

TEL:06-6993-0970

FAX:06-6993-0977

E-MAIL:naya@nayatrad.com